


# 电子密度计系列

- 一键操作，快速读取密度等数值
- 采用美国原装进口镀金陶瓷传感器，测试更精准
- 固体、液体、粉体皆可测量

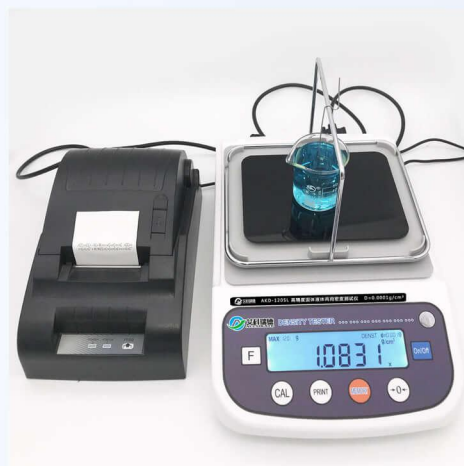

品质更有保障，服务更加完善

## PRODUCT INTRODUCTION

### 产品概述

## PRODUCT INTRODUCTION



**大量程固体密度测试仪**，根据 ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范，采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

## APPLICABLE RANGE

### 适用范围

## APPLICABLE RANGE



**大量程固体密度测试仪**，适用于：橡胶、电线电缆、铝制品、塑料 PVC 颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA 发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收。

## PRODUCT FEATURES

### 产品特点

## PRODUCT FEATURES



**大量程固体密度测试仪**功能特点：

- 无需人工计算，采用艾科瑞德研发软体演算公式，只需几秒便可测出一般固体的密度、体积；
- 具有温度、溶液补偿设定功能，以满足因室温较低或者较高而影响测量介质（水）的比重和更换测量介质的需求；
- 标准的 RS232 数据输出功能，可轻易的连接 PC 和打印机；
- 蓝色背光液晶显示；
- 采用美国进口镀金陶瓷传感器。

## PRODUCT OPERATION

### 产品操作

## PRODUCT OPERATION



**大量程固体密度测试仪**操作步骤：

- ①、将待测样品放在密度计测量台上，稳定后按“Memory”键记忆空重（样品在空气中的重量）。
- ②、将待测样品放至水中，稳定后按“Memory”键记忆水重（样品在水中的重量）。密度计便直接显示所测样品的比重。按“F”键可依次显示所测样品的比重、体积。

## 大量程固体密度测试仪技术参数:

型号:	AKD-1200AN	AKD-3000AN	AKD-6000AN
样品量程范围:	0.01—1200g	0.01—3000g	0.01—6000g
密度测量范围:	0.001—99.999g/cm <sup>3</sup>		
密度解析度:	0.001g/cm <sup>3</sup>		
屏幕显示:	蓝色背光液晶显示		
测试种类:	固体、颗粒、块状物、浮体		
品牌:	艾科瑞德		
温度补偿范围:	0—50°C		
参数设定:	温度补偿设定、溶液补偿设定		
主机配件:	主机一台、测量台一个、水槽一个、电源适配器一个、镊子一个、量杯一只、防风罩一组、吸管一根、100g 校准砝码一个、抗浮架一个、不锈钢网球一个、说明书一本、合格证一个		
测量时间:	约 10s		
测试数据:	密度、体积		
重量:	约 10KG		

## 大量程固体密度测试仪产品规格:

名称:	大量程固体密度测试仪
型号:	AKD-1200AN 3000AN 6000AN
适用于:	橡胶、电线电缆、铝制品、塑料 PVC 颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA 发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。
原理:	根据 ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范,采用阿基米得原理浮力法,准确、直读量测数值。

### 大量程固体密度测试仪售后注意事项:

自购买之日起享受三年免费质保，终身维护；  
7天无理由退换，24小时即时响应；  
一对一技术指导，让您购买后无后顾之忧；  
全国免费咨询热线：0514-86444144。





**扬州艾科瑞德仪器仪表有限公司**

全国销售热线：0514-86444144

传真：0514-86444144

官方网址：[www.aikeruide.com](http://www.aikeruide.com)

企业地址：扬州江都区大桥镇工业园新城路1号



扫一扫

关注“艾科瑞德”